

## 試劑套組保存須知

品名	包裝形式	未開封保存	<p style="text-align: center;"><b>開封稀釋後保存</b></p> <p style="text-align: center;">每次實驗只取一支出來退冰至常溫後方可使用， 建議進出冰箱不超過 3 次。</p>
緩衝液	白色粉末/大塑膠瓶(1L) 白色粉末/小塑膠瓶(0.5L)	冷凍保存 2 年	依包裝大小罐不同，加蒸餾水或純水 1000c. c. 或 500c. c. 稀釋，冷藏可保存 180 天，常溫陰涼處可保存 30 天。
酵素	淺褐色粉末/玻璃瓶	冷凍保存 2 年	加蒸餾水或純水 10c. c. 稀釋，測量活性並調整活性至標準值 0.4-0.5 間，之後分裝至試管內(每管約 1c. c.)，試管封住後放入冷凍可保存 180 天。*酵素活性若因溫度變化而改變時，活性範圍在 0.2-0.6 之間皆可正常使用。
呈色劑	黃色粉末/大玻璃瓶	冷凍保存 2 年	加蒸餾水或純水 50c. c. 稀釋，直接分裝至試管內(每管約 5c. c.)，試管封住後放入冷凍可保存 180 天。
基質	白色結晶體/玻璃瓶	冷凍保存 2 年	加蒸餾水或純水 10c. c. 稀釋，直接分裝至試管內(每管約 1c. c.)，試管封住後放入冷凍可保存 180 天。
溴水	橘色液體/安瓶或螺旋瓶	室溫保存半年 (室內陰涼處)	常溫下、通風陰涼處保存。若未開封溴水已顏色已變淡或是變為無色，表示溴已揮發無法使用請丟棄。